

BELADINGSSYSTEEM VOOR VATENKAST

Vatbeladingssysteem voor brandwerende vatenkast model XL90.222.155

Met behulp van het vatbeladingssysteem kunnen 2 x 200 liter vaten (300 kg) eenvoudig en veilig met de hand in de vatenkast worden geplaatst.

Vaten kunnen door een takel of heftruck op de transporttafel worden geplaatst. De transporttafel met vat kan veilig met een pompwagen naar de plaats van bestemming worden getransporteerd.

Het beladingssysteem bestaat uit:

1 x Transporttafel

Afmeting: ca. 800 x 630 x 1260 mm (LXBXH)

Bovenkant rollers ca. 532 mm

Rollers: 63 mm

De transporttafel is voorzien van twee U-profielen geschikt voor een pompwagen, in hoogte verstelbare poten een duwbeugel en rollers. Het vat wordt geborgd door een beveiliging in de rollers en een vatvergrendeling aan de duwbeugel.

Met behulp van de stelpoten wordt de bovenkant van de rollers gelijk gesteld met de rollers in de kast.


1x dubbel Rolelement

Afmeting ca. 800 x 670 mm

Voor plaatsing in de kast worden een dubbel rolelement mee geleverd. Het rolelement kan direct op het rooster van de opvangbak worden geplaatst. Elk rolelement is voorzien van een beveiliging in de rollers, zodat een vat niet onverwachts van de rollers kan aflopen.



Transporttafel met rollers en rolelementen in de kast

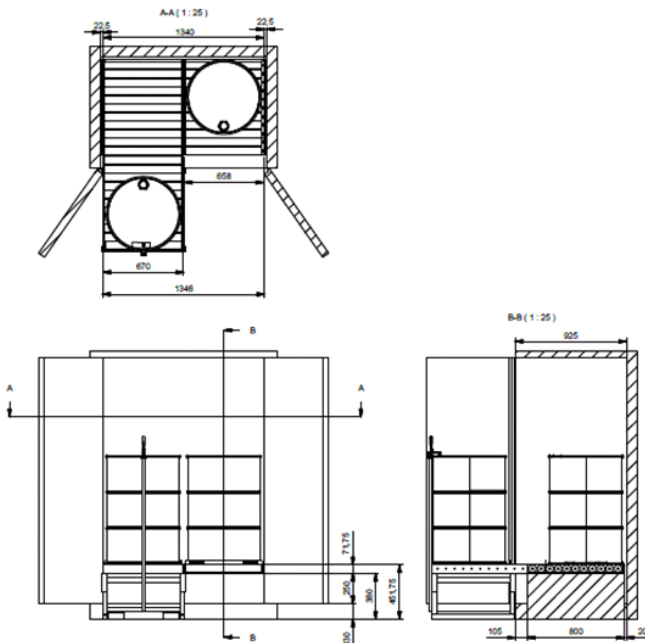

Uitvoeringsvarianten

1. Metaal, gestraald en gecoat RAL 5022
Rollen, verzinkt
Bestel nr. 51-1616
2. RVS onbehandeld, volledig afgelast, lassen gezuurd (niet geslepen)
Rollen, verzinkt
Bestel nr. 51-1617

Optioneel met RVS rollen
Bestel nr. 51-1618

Weet u niet zeker hoe u omgaat met uw gevaarlijke stoffen?

Asecos experts adviseren u graag individueel en kosteloos over onze producten en diensten - vraag onze gratis documentatie aan neem contact op met één van onze experts bel direct: +31 (0) 172 50 64 76

Asecos team Nederland, België & Luxemburg